

KERN[®] **KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

☎ +0049-[0]7433-9933-0
FAX +0049-[0]7433-9933-149
✉ info@kern-sohn.com

Betriebsanleitung KERN Schnittstellenadapter mit Kabel- für USB_Device/Slave Operating manual KERN Interface Adapter with Cable for USB_Device/Slave

KERN YKUP-03

Typ TYKUP-03-A
Version 1.0
2021-09
D, GB




Sie finden die aktuelle Version dieser Anleitung auch online unter:
<https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/>
Unter der Rubrik Bedienungsanleitungen



You will find the current version of these instructions also online under:
<https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/>
Under the column Operating instructions

TYKUP-03-A-BA-de-2110_USB_DeviceSlave

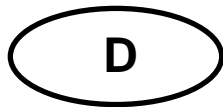

KERN Schnittstellenadapter mit Kabel

Version 1.0 2021-09

Installationsanleitung für USB_Device/Slave

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	2
1.1	Installation.....	2

1 Allgemeines

i	<ul style="list-style-type: none">• Es dürfen nur KERN KUP-Adapter an den 15-pol-Sub-D-Anschluss des Geräts angeschlossen werden!• Mit dem KUP-Adapter können Daten von einem Gerät an einen PC und umgekehrt übertragen werden.
----------	--

1.1 Installation

- ⇒ Gerät ausschalten.
- ⇒ KUP-Adapter (USB_Device/Slave) am 15-pol-Sub-D-Anschluss des Gerätes einstecken
- ⇒ Gerät einschalten
 - Der KUP-Adapter wird automatisch von der Waage erkannt


Kommunikationsparameter einstellen:

i	<p>Kommunikationsparameter (Baudrate, Bits und Parität) von Waage und Drucker/PC müssen übereinstimmen.</p> <p>KERN Standard-Einstellungen (Werkseinstellung):</p> <ul style="list-style-type: none">• baud 9600• 8 Datenbit• 1 Stopbit• keine Parität
----------	--

Der für die Waage notwendige USB Treiber ist bei Geräten, deren Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist, bereits vorinstalliert.
Wird das System nicht automatisch erkannt, so erhalten Sie den korrekten Treiber im Bereich Downloads auf <http://www.kern-sohn.com>.

Es wird als virtueller COM Port erkannt und erhält einen entsprechend nummerierten Anschluss.

Beispiel (Microsoft Windows Geräte-Manager):

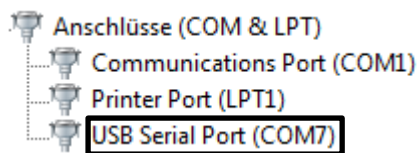



KERN Interface Adapter with Cable

Version 1.0 2021-09

Installation Instructions for USB_Device/Slave

Contents

1	General hints	2
1.1	Installation.....	2

1 General hints

i	<ul style="list-style-type: none">• Only KERN KUP adapters may be connected to the 15-pol-sub-D-plug of the device!• Use the KUP adapter to transfer data from the device to a PC and vice-versa.
----------	---

1.1 Installation

- ⇒ Switch off the device.
- ⇒ Plug in the KUP adapter (USB_Device/Slave) at the 15-pol-sub-D-plug of the device
- ⇒ Switch on the device
 - The KUP adapter is automatically recognised by the balance

Setting communication parameters:

i	<p>The communication parameters (baud rate, bits and parity) of balance and printer/PC must match.</p> <p>KERN standard settings (factory setting):</p> <ul style="list-style-type: none">• baud 9600• 8 data bit• 1 Stop bit• No parity
----------	--

The UBS driver necessary for the balance is already installed in devices whose operating system is on the state-of-the-art.
If the system is not automatically recognised, you may obtain the correct driver in the download section of <http://www.kern-sohn.com>.

It will be recognized as a virtual COM port and will be assigned a corresponding numbered connection.

Example (Microsoft Windows Device Manager):

